

## 产品手册

### HPV (52) Luciferase Pseudotyped Virus

### HPV (52) Luciferase 假病毒

For research use only!

本品仅供科研使用，严禁用于治疗！

版本号：V1.0

## 一、 产品基本信息及组分

### 基本信息

产品编号	产品名称
GM-0220PV181	HPV (52) Luciferase Pseudotyped Virus

### 组成成分

组分编号	产品名称	储存	规格
GM-100699PLV-500	HPV (52) Luciferase Pseudotyped Virus	-80°C	500 µL

## 二、 包装、运输及储存

1. 假病毒产品干冰运输，-80°C储存。（保存时间以 12 个月以内为宜，如保存时间过长，使用前请重新检测病毒滴度）
2. 请收到产品立即确认产品是否为冻存状态，并立即存入-80°C冰箱。

## 三、 原理描述

人乳头瘤病毒（HPV）是一种常见的性传播感染（STI），与生殖器疣和肿瘤等多种疾病有关。该病毒是一种嗜上皮组织的无包膜双链环状 DNA 病毒，衣壳由主要衣壳蛋白（L1）和次要衣壳蛋白（L2）构成。衣壳蛋白 L1 具有型别特异性，衣壳蛋白 L2 在不同型别中高度保守，两者在病毒颗粒形成的过程中起到了包装病毒 DNA 的作用。

HPV (52) Luciferase Pseudotyped Virus 包装有 L1(Q05138) 和 L2 (P36763)蛋白，含有萤火虫萤光素酶基因。该假病毒为复制缺陷型病毒，感染后不能产生新的病毒颗粒。它可以有效感染过表达 SV40 Large T 的 HEK-293T SV40gp6 (HEK-293TT) Cell Line 细胞(以下简称 HEK-293TT)，可用于中和抗体滴度测定、抑制剂筛选、病毒入侵研究以及 HPV 疫苗开发。

## 四、 感染能力

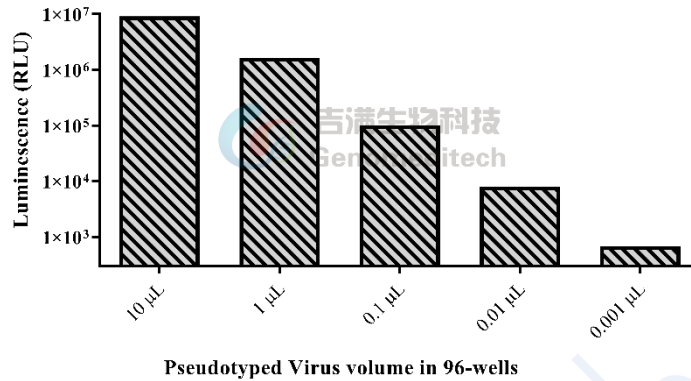


图 1 吉满 HPV (52)假病毒感染 HEK-293TT 测定 Luciferase 数值

## 五、 使用方法

针对本产品进行中和实验，使用抗体进行 Block 实验。针对不同抗体，可调整优化操作步骤以获得更好的结果。

### 中和验证实验

操作步骤可调整优化，对于本实验，推荐 HEK-293TT 细胞量为  $1 \times 10^4$  Cells/孔。假定本次实验抗体，母液浓度为 100 µg/mL，Conc.01 终浓度为 1 µg/mL，4 倍梯度稀释。Conc.01-Conc.11 分别排布在 B1-B11，B12 为 0 浓度对照。周围孔加入 100 µL PBS，以防止边孔蒸发。孔板排布如下：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS
B	抗体 1 µg/mL	250 ng/mL	62.5 ng/mL	15.63 ng/mL	3.91 ng/mL	976.56 pg/mL	244.14 pg/mL	61.04 pg/mL	15.26 pg/mL	3.81 pg/mL	953.67 fg/mL	0
C	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS
D												
E												
F												
G												
H												

### 1) 细胞准备

在实验前 20-24 h，将细胞从培养皿中消化下来，以新鲜培养基重悬细胞，检测细胞活力并计数。离心  $130-200 \times g$  (根据不同细胞可调整转速)收集细胞，再以新鲜培养基调整细胞

浓度为  $1 \times 10^5$  cells/mL。以排枪加 100  $\mu$ L Cells/孔至中间 12 个孔。周围的孔加 100  $\mu$ L PBS。

盖上市盖，于孵箱中孵育过夜。

## 2) 抗体稀释

- 使用无菌 96 孔 U 底板准备抗体稀释。
- 对于待测样品，使用一行（如 B 行，单重复可以检测 6 个抗体）
- 加入 Assay Buffer，各孔体积见下表。如 B1 孔中加入 71.87  $\mu$ L 的 Assay buffer（基础培养基含 10% FBS），B2-B12 加入 55  $\mu$ L 的 Assay Buffer。
- 吸取 1.47  $\mu$ L 待测样品母液，加入到第一个梯度稀释孔中（如 B1），混匀。

	母液吸取	梯度稀释孔，依次从前孔吸取 18.33 $\mu$ L，加入次孔										对照孔	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A													
B	1.47 $\mu$ L 抗体加入	71.87 $\mu$ L	55 $\mu$ L	55 $\mu$ L	55 $\mu$ L	55 $\mu$ L	55 $\mu$ L	55 $\mu$ L	55 $\mu$ L	55 $\mu$ L	55 $\mu$ L	55 $\mu$ L	55 $\mu$ L
C													
D													
E													
F													
G													
H													

- 从第一个梯度稀释孔（B1）中吸取 18.33  $\mu$ L，加入到第二个梯度稀释孔 B2，充分混匀。对于不同浓度的抗体，首孔加入药物量不同，首孔后的梯度稀释操作是相同的，可以使用排枪进行实验。
- 以此类推，直至 B11 孔，B12 为不加抗体的对照。
- 抗体稀释完毕后，盖上市盖，以备后续使用。

## 3) 假病毒感染液稀释

- 准备 2 个无菌 1.5 mL EP 管，EP 管 A 加入 120  $\mu$ L 完全培养基（DMEM 含 10% FBS 同 Assay Buffer），EP 管 B 加入 900  $\mu$ L Assay Buffer。
- EP 管 A: 加入 30  $\mu$ L 病毒液与完全培养基混匀。
- EP 管 B: 取 100  $\mu$ L EP 管 A 稀释混匀后的病毒液，与完全培养基混匀。

d) 使用无菌 96 孔 U 底板, B1-B12 孔, 每孔加入 55  $\mu$ L EP 管 B 稀释后的病毒液。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B	假病毒	55 $\mu$ L	55 $\mu$ L	55 $\mu$ L	55 $\mu$ L	55 $\mu$ L	55 $\mu$ L	55 $\mu$ L	55 $\mu$ L	55 $\mu$ L	55 $\mu$ L	55 $\mu$ L
C												
D												
E												
F												
G												
H												

#### 4) 假病毒中和抗体孵育

按下表将连续稀释的抗体与上述假病毒液等体积混合:

组分	体积
假病毒感染稀释液	55 $\mu$ L
抗体稀释液	55 $\mu$ L
Total	110 $\mu$ L

混合液在室温孵育 1h。

#### 5) 加样步骤

- a) 步骤 1 接种过夜的靶细胞, 每孔吸弃 100  $\mu$ L 培养基。
- a) 将孵育完成的混合液每孔加入 100  $\mu$ L。
- b) 盖上班盖, 于 37°C CO<sub>2</sub> 培养箱中培养。
- c) 培养箱孵育 6 h 后更换新鲜完全培养基继续培养 48 h。

#### 6) 荧光素酶检测

- a) 48h 后, 通过荧光素酶检测试剂盒 (GMOne-Step 2.0 荧光素酶报告基因检测试剂盒 /GM-040513A) 在酶标仪 (Moleculardevices/SpectraMax L) 上检测荧光素酶的活性判定抗体中和效率。
- b) 数据分析:  
感染抑制率

$$\text{Inhibition}(\%) = \left( 1 - \frac{\text{处理组 RLU} - \text{空白}}{\text{SO RLU} - \text{空白}} \right) \%$$

GraphPad Prism 6.0 计算 50% 中和剂量。

## 六、 使用注意事项

- 1、冻融会导致假病毒稳定性降低，从而影响检测结果，使用时应避免反复冻融三次以上。
- 2、病毒操作时请在生物安全柜中进行。
- 3、病毒操作时请穿好实验服，戴口罩和乳胶手套。
- 4、如果使用时本品不慎溅到眼睛、皮肤或其他身体部位请立即使用大量清水冲洗。
- 5、使用本品所产生的实验废弃物需要通过高压灭菌处理后按照医疗废弃物处理要求进行处理。

Genomeditech